



VL01- 000427  
2021年5月6日

お客様各位

株式会社ベリタス  
バイオサイエンス本部  
技術グループ  
マネージャー 横沢 佑弥  
製品担当 末岡 花菜子  
(TEL: 03-5776-0040)

## Charles River 社 PTS カートリッジ使用前の手順の変更についてのお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、Charles River 社 PTS カートリッジ使用前の手順が一部変更されることとなりましたのでご案内申し上げます。それに伴い、添付文書の内容も改訂されております。

何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

### 1. 変更内容

現行版の添付文書の内容 (日本語要約)	カートリッジは 2-25℃で保管すること。 カートリッジを冷蔵で保管している場合は、使用前に未開封の状態常温(20-25℃)に戻すこと。
変更後の添付文書の内容 (日本語要約)	カートリッジは 2-25℃で保管すること。 カートリッジを冷蔵で保管している場合は、使用前に未開封の状態 <b>8時間以上</b> 常温(20-25℃)に静置すること。

※本変更は、お手元にある PTS カートリッジにも適用されます。

※変更後の添付文書は現行版の添付文書の在庫がなくなり次第同封されます。

※PTS カートリッジの組成や製造方法に変更はありません。



## 2. 変更理由

十分に常温に戻っていない PTS カートリッジを使用すると異常な試験結果が得られる場合があります、Charles River 社で検証が行われたところ上記手順での試験実施が適切であると判断されました。

なお、これまで得られた有効な試験結果の信頼性には影響いたしません。

## 3. 対象商品

商品コード	商品名
CES-PTS20005F	PTS カートリッジ FDA (0.005-0.5EU/mL)
CES-PTS2001F	PTS カートリッジ FDA (0.01-1EU/mL)
CES-PTS2005F	PTS カートリッジ FDA (0.05-5EU/mL)
CES-PTS201F	PTS カートリッジ FDA (0.1-10EU/mL)
CES-PTS2005JP	PTS カートリッジ JP (0.05-5EU/mL)
CES-PTS2001JP	PTS カートリッジ JP (0.01-1EU/mL)
CES-PTS220	PTS 条件検討用カートリッジ
CES-RMMGS1000	PTS $\beta$ -Glucan カートリッジ

## 4. お問い合わせ先

株式会社ベリタス バイオサイエンス本部 技術グループ

TEL: 03-5776-0040

E-mail: Tech\_support@veritastk.co.jp

以上