

AccuSpike™-IR 使用方法

1. 付属のチューブオープナーで AccuSpike™-IR vial からキャップをはずして EluMax™ を 0.25 mL 加える。
2. 再度キャップをして 10 秒間激しく振る。次に 10 秒間 vortex する。Vortex が無い場合は 20 秒間激しく振る。
3. チューブオープナーで注意深く vial をあける。ピペットで vial から溶液を採取する。キャップに残った溶液も全て採取して検水に加える。同じピペットをその後の処理にも続けて使用する。
4. 洗い①: vial に 0.01% Tween 20 (または Tween 80) 入り PBS を 0.5 mL 加える。さらに Elumax™ を 0.25 mL 加える。再度キャップをして 5 秒間は激しく振る。次に 5 秒間 vortex する。Vortex が無い場合は 10 秒間激しく振る。
5. チューブオープナーで注意深く vial をあける。ピペットで vial から溶液を採取する。キャップに残った溶液も全て採取して検水に加える。同じピペットをその後の処理にも続けて使用する。
6. 洗い②: vial に d-H₂O を 0.5 mL 加える。再度キャップをして 5 秒間は激しく振る。次に 5 秒間 vortex する。Vortex が無い場合は 20 秒間激しく振る。 .
7. チューブオープナーで注意深く vial をあける。ピペットで vial から溶液を採取する。キャップに残った溶液も全て採取して検水に加える。
8. 空の vial を捨てる。

保存: vial は立てた状態で 4 °C で保存してください。凍結厳禁。

使用期限 : vial に記載あり。