

AccuSpike™-IR 使用方法

注：この説明書は、英文添付文書の簡易訳です。製品に添付されている英文マニュアルも必ずご確認ください。

内容：

コード No.	品名	梱包単位	保存温度	輸送温度
PACIR3	AccuSpike-IR 3 vials	3 vials	冷蔵(2-8℃)	冷蔵(2-8℃)
PACIR6	AccuSpike-IR 6 vials	6 vials	冷蔵(2-8℃)	冷蔵(2-8℃)
PACIR12	AccuSpike-IR 12 vials	12 vials	冷蔵(2-8℃)	冷蔵(2-8℃)

操作方法：

1. 付属のチューブオープナーで AccuSpike™-IR vial からキャップをはずして EluMax™ を 0.25 mL 加える。
2. 再度キャップをして 10 秒間激しく振る。次に 10 秒間 vortex する。Vortex が無い場合は 20 秒間激しく振る。
3. チューブオープナーで注意深く vial をあける。ピペットで vial から溶液を採取する。キャップに残った溶液も全て採取して検水に加える。同じピペットをその後の処理にも続けて使用する。
4. 洗い①: vial に 0.01% Tween 20 (または Tween 80) 入り PBS を 0.5 mL 加える。さらに Elumax™ を 0.25 mL 加える。再度キャップをして 5 秒間は激しく振る。次に 5 秒間 vortex する。Vortex が無い場合は 10 秒間激しく振る。
5. チューブオープナーで注意深く vial をあける。ピペットで vial から溶液を採取する。キャップに残った溶液も全て採取して検水に加える。同じピペットをその後の処理にも続けて使用する。
6. 洗い②: vial に d-H₂O を 0.5 mL 加える。再度キャップをして 5 秒間は激しく振る。次に 5 秒間 vortex する。Vortex が無い場合は 20 秒間激しく振る。
7. チューブオープナーで注意深く vial をあける。ピペットで vial から溶液を採取する。キャップに残った溶液も全て採取して検水に加える。
8. 空の vial を捨てる。

注意事項

- 保存: vial は立てた状態で 4 °C で保存してください。凍結厳禁。
- 使用期限: vial に記載あり。

株式会社ベリタス
〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目10-14
住友東新橋ビル3号館5階
TEL: 03-5776-0078 03-5776-0040 (技術サポート直通)
FAX: 03-5776-0076
E-mail techservice@veritastk.co.jp